

# KORT ANVÄNDARHANDBOK

## Pharmacy Plus, Laboratory Plus och Pharmacy Connect

**Före första användningen**–Utför följande åtgärder före första användningen.

### Kontrollera skick

- Ta bort all förpackning.
- Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten.
- Om någon skada upptäcks; anmäl omedelbart på 042-3009130
- Vi rekommenderar att du rengör med varmt vatten och diskmedel före användning.

### Placera apparaten

- Placera apparaten på en torr, välventilerad plats borta från värmekällor.
- Undvik områden med direkt solljus, särskilt glasörrar.
- Undvik områden med hög luftfuktighet för att minska risken för frost/isbildning.
- Placera apparaten på en jämn yta.
- Stabilisera apparaten vid behov genom att justera de två främre fötterna.
- Tillåt tillräckligt fritt utrymme runt apparaten ca 10 cm på varje sida, 7,5 cm bak, 5 cm upptill.
- Sätt i batterisäkring som visas på baksidan av denna bruksanvisning.
- För "CONNECT" (Wifi) produkter, montera Antenn som visas på baksidan av denna manual.

### Börja

- Vi rekommenderar att apparaten lämnas i upprätt läge i 24 timmar innan den ansluts.
- Kör apparaten tom i 24 timmar för att temperaturen ska stabiliseras innan den fylls.

### Observationer efter uppstart

- Cirka 10 minuter efter start kommer styrenheten att visa ett "HI"-larm.
- "HI"-larmet försvinner efter att temperaturen sjunker under 8°C för apotekskyl, 10°C för laboratoriekyl och -18°C för laboratoriefrysar

För ytterligare information, ladda ner hela användarhandboken här.



### Åtkomst till och återställning av min/max temperaturer

LEC Medical rekommenderar att du använder den dedikerade LEC Medical-appen för att komma åt data som registreras i styrenheten, använd lämplig QR-kod för att ladda ner APP.



LEC-medicensk



LEC-medicensk




LEC-medicensk



**Lec** **Experterna i**  
**MEDICAL** Medicinsk kylning

Pt nr 083947200

Använda APPEN för att avläsa och återställa min och max luft- och last (produkt) temperatur. Öppna APP och anslut till styrenheten genom att välja **Blåtand**

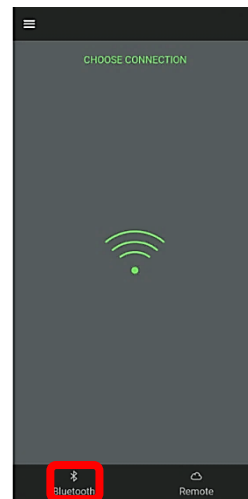


APPEN kommer att visa en lista över tillgängliga enheter inom cirka 10m. För en förstagångsanslutning kommer detta att vara regulatorns serienummer som visas.


Välj enheten - när den är ansluten visas startsidan som visas på motsatt sida.

### Byta namn på apparaten


Tryck på den vita texten bredvid Ansluten till (Connected to):

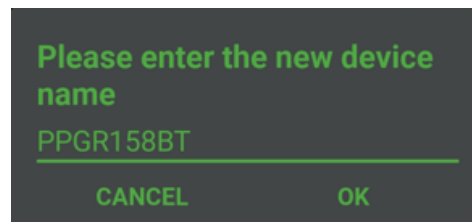

### Återställning av min/max temperaturer–Tryck på återställningsknappen ("RESET")

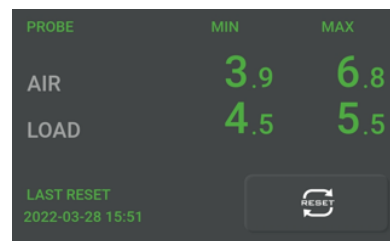

Innan återställning

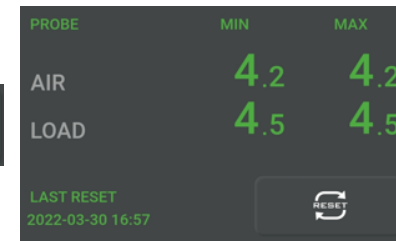

Efter återställning

Både luft- och last- (produkt) temperaturen återställs

**APPENS hemsida** visas som nedan, vi rekommenderar att du ändrar Ansluten till: **Carel\_0000029906** till ett namn efter eget val, så du lätt kan identifiera enheten.

The screenshot shows the Lec Medical app interface. At the top, there is a menu icon and the Lec Medical logo. Below the logo, there are several icons: a power button, a lightbulb, a signal strength icon, a graph, and a document icon. The main display shows two large green numbers: 4.0 °C for AIR and 5.5 °C for LOAD. Below these, there is a 'SET POINT' section showing 4.0 °C. Further down, there is a 'PROBE' section with 'MIN' and 'MAX' values for AIR (3.9 and 6.8) and LOAD (4.5 and 5.5). At the bottom, there is a 'LAST RESET' section showing the date and time (2022-03-28 15:51) and a 'RESET' button. The 'Connected to:' field shows 'Carel\_0000029906'.

Callout boxes point to the following features:

- För andra appfunktioner se huvudanvändarmanualen (points to the document icon)
- Aktuell lufttemperatur (points to the 4.0 °C display)
- Aktuell last- (produkt) temperatur (points to the 5.5 °C display)
- Inställd styrtemperatur (points to the 4.0 °C SET POINT display)
- Min/Max temperaturer sedan senaste återställning (points to the MIN and MAX values for AIR and LOAD)
- Min/Max återställning (points to the RESET button)
- Apparatens namn (points to the 'Connected to:' field)

Min/Max-temperaturerna som visas är högsta och lägsta luft- och last- (produkt) temperaturer som registrerats sedan SENAST ÅTERSTÄLLNING återställningsdatum, efter RESET kommer de att läsas som aktuella luft- och lasttemperaturer och det aktuella datumet kommer att visas.

**NOTERA:**Efter att ha tryckt på RESET lagras Min/Max-temperaturerna i styrenheten i upp till 3 månader på FIFO-baser (First In First Out). De kan hämtas när som helst.

För fullständig information och andra APP-funktioner, ladda ner hela användarhandboken.

Med appen kan du utöver det vi visat ovan, även på ett enkelt sätt se graf över temperatur, felkoder, dörröppningar med mera. Du kan även maila temperaturhistorik, loggar, eventuella felkoder etc. Se användarhandboken för komplett info.

## Manuell inställning av kontrollpanelen

Som standard är styrenheten låst den visar "Loc" när någon knapp trycks ned.

För att låsa upp kontrollen Tryck

på navigeringsknappen  i 3 sekunder. Styrenheten visas .

### Välj luft- eller lasttemperatur

tryck på  $\frac{AIR}{LOAD}$  för att välja luft eller lasttemperatur. (LOAD=lasttemperatur=produkttemperatur)

Styrenheten kommer att visas **A**eller **L**beroende på  $\frac{AIR}{LOAD}$  valet du gör (vi rekommenderar LOAD).

### För att se max och min temperatur


Tryck  $\frac{MAX}$  för att visa maxtemperatur, tryck  $\frac{MAX}$  igen för att återgå till huvudskrmen.

Tryck  $\frac{MIN}$  för att visa min temperatur, tryck  $\frac{MIN}$  igen för att återgå till huvudskrmen.

För att återställa max och min temperaturer Tryck  $\frac{RESET}$  på kontrollen, den visar "NO", tryck på navi-knappen för att bekräfta "Nej", Tryck  $\frac{\uparrow}{\downarrow}$  för att visa "YES"

Tryck på navi-knappen  $\frac{\square}{\square}$  för att bekräfta återställningen.

Både luft- och lasttemperaturen återställs.

Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder återgår styrenheten till "Loc"-status. 

## Montera batteribackup-säkring (endast pharmacyapotek)

Denna apparat är försedd med batteribackup system. I händelse av strömavbrott så kommer temperaturer och min/max temperaturer att övervakas i ca 48h. För att aktivera följ denna proceduren. Säkringens finner ni i samma påse som den kompletta manualen finns.



Säkringshållaren sitter på baksidan av topplocket. Vrid och dra i säkringshållaren för att ta bort den.



Sätt i säkringens enligt bilden.



Sätt i säkringens genom att trycka och vrida tillbaka säkringshållaren på plats.

## Montering av Antenn

Connect serien är försedd med extern antenn. Vänligen montera den enligt bild nedan. Antennen hittar du i samma påse som den kompletta manualen.



För att montera Antennen, vrid medurs tills den är fingerspännad

Glen Dimplex Medical Appliances är en division av Glen Dimplex Home Appliances LTD. Registrerat kontor: Stoney Lane, Prescot, Merseyside, L35 2XW. Tel: 0344 248 4466 Registrerad i England. 292306. Medlem av Glen Dimplex Group of company.